

顕微鏡の使い方

はじめ

1. はじめに接眼レンズを取り付ける。

2. 次に対物レンズを取り付ける。

3. レボルバーを回して、いちばん低倍率の対物レンズにする。

4. しぼりをあける。

5. 接眼レンズをのぞきながら、反射鏡の角度を調節して、視野が一様に明るくなるようにする。

6. しぼりで、明るさを調節する。

7. プレパラートをステージにのせる。

8. 顕微鏡を真横から見て、調節ねじを回し、プレパラートを対物レンズに近づける。

9. 接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回し、プレパラートを対物レンズから遠ざけながらピントを合わせる。

9. 観察物がよく見えるように、しぼりを調節する。

おわり